



Bedienung Waage KERN WTB 3K-3NM

Bezirksverein für Bienenzucht Besigheim e. V.



WICHTIG – BITTE BEACHTEN

- Nicht mehr als 3kg auf die Waage stellen!
- Justierblombe an der Unterseite nicht beschädigen!


Inbetriebnahme

Die Druckausgleichsschraube an der Unterseite muss für den Wiegevorgang geöffnet sein. Falls geschlossen, Schraube nach links drehen.



Netzteil in Waage und Steckdose anschließen.

Waage auf einen stabilen, ebenen Untergrund stellen
Waage mit den Fußschrauben nivellieren - Libelle sauber ausrichten
Auf stabilen Stand der Waage achten, darf nicht kippen

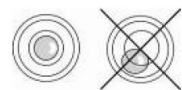

Waage mit „ON / OFF“ – Taste einschalten
Vor Verwendung **10 Minuten warmlaufen** lassen





Verwendung

Nach **Warmlaufzeit (10 Minuten)** leeres Honigglas auf die Waage stellen
Kurz warten, bis Waage den Messwert stabil anzeigt
Messwert ist eingeschwungen, wenn das Dreieck-Symbol über der Stabilitätsanzeige erscheint.



Wenn der Messwert eingeschwungen ist, Taste „TARE“ drücken.
Damit wird das Leergewicht des Honigglases abgespeichert und nur die Füllmenge des Honigs gewogen.



Honigglas befüllen und Füllmenge an der Anzeige der Waage prüfen.



Hinweis

Das Leergewicht der Honiggläser kann je nach Glas-Charge einer deutlichen Schwankung unterliegen (... +/- 20 Gramm sind keine Seltenheit). Wir empfehlen daher, vor **jeder** Befüllung für **jedes** Glas die Waage mit „TARE“ auf null zu setzen.

Reinigung und Verpacken

Waage mit „ON / OFF“ – Taste ausschalten.



Netzteil aus der Waage und Steckdose ausstecken.

Zur Reinigung der Waage die Druckausgleichsschraube an der Unterseite ganz nach rechts drehen.

Waage mit einem feuchten Tuch reinigen – es kann Spülwasser verwendet werden. **Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!**

Nach dem Reinigungsvorgang Druckausgleichsschraube wieder nach links drehen.



Waage und Zubehörteile im Transportkoffer verstauen und mit Füllmaterial fixieren.